

**Uživatelská příručka**  
**B3D1008 & B3D1308**  
V1.0

**BlotBoy™**  
3D (Nutating) Rockers



B3D1008



B3D1308

**Úvod:**

Benchmark BlotBoy™ a Mini BlotBoy™ jsou 3D kývací mixery s optimálně nastaveným úhlem a rychlostí kývání pro promývání blotů a barvení/odbarvování gelů. BlotBoy™ má velikost platformy 30.0 x 30.0 cm (12 x 12") Mini BlotBoy™ má velikost platformy 27.1 x 19.6 cm (10.5 x 7.5"). Oba mají plochou, protiskluzovou gumovou podložku.

**I. Specifikace:**

**Rychlost:** Fixní: 12rpm (10 rpm pro 230 volt modely)

**Úhel náklonu:** +/- 8 stupňů od vodorovna

**Motor:** Bezuhlíkový AC motor s převodovkou

**Platformy:** BlotBoy™ 30.0 x 30.0 cm (12 x 12")  
Mini BlotBoy™ 26.7 x 19.1 cm (10.5 x 7.5")

**Podložka:** plochá, protiskluzová gumová autoklávovatelná

**Kapacita:** 1.6kg (3.5 lb) vycentrovaně

**Rozměry:** BlotBoy™ (wxdxh) 30.0x30.0x21.1 cm (12x12x8.3")  
Mini BlotBoy™ 26.7x19.1x20.3 cm (10.5x7.5x8.0")

**Hmotnost:** 2kg, 4.4lbs / 1.7kg, 3.8lbs

**Elektrické připojení:**

115VAC, 60Hz, 0.4 A (B3D1308 a B3D1008)  
230VAC, 50Hz, 0.2 A (B3D1308-230 a B3D1008-230)

**Teplota okolí:** 4°C (chladák) to 65°C

**Záruka:** 2 roky

**II. Instalace:**

Umístěte přístroj na čistou, rovnou, stabilní plochu. Ujistěte se, že je vypínač v poloze off. Zapojte přístroj do uzemněné elektrické sítě. Zkontrolujte, že v pohybu nebrání žádná překážka.

**III. Provoz:**

Nakládejte vzorky na platformu od středu směrem k okraji vyváženě k centru. Těžké předměty mohou způsobit zastavení nebo překlopení přístroje. Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF. Mixer začne pracovat.

**IV. Údržba:**

Žádná údržba není vyžadována, kromě udržování přístroje v čistotě. K čištění použijte navlhčený hadřík. Zabraňte použití rozpouštědel na gumové a plastické povrchy.

**V. Příslušenství:**

Je k dispozici platforma k umístění nad sebou jako druhá vrstva. Mezera mezi platformami je 7,5 cm.

Tato druhá platforma je dodávána s rovnou gumovou podložkou. Jsou k dispozici i podložky s dolíky nebo ploché.