

BenchBlotter See-Saw Rocker

Uživatelská příručka pro model BR1000-E

BenchBlotter BR1000 je přístroj, který naklání plochu konstantní rychlostí, a je optimalizován pro práci s bloty (promývání, barvení a odbarvování). Může být používán v chladnicích až do teploty 4°C nebo inkubátorech do teploty 65°C.

I. Specifikace:

Kapacita: 2,3 kg rovnoměrně rozložené

Rychlost: 12 kyvů/min.

Úhel náklonu: +/- 8 stupňů

Motor: Elektronicky řízený bezuhlíkový motor

Platforma: 300 x 300mm

Podložka: plochá i děrovaná, autoklávovatelné

Rozměry (Vnější): š x h x v 34,3 x 30 x 18 cm

Okolní teplota: 4°C (lednice) až 65°C (inkubátor)

Hmotnost: 3 kg

Záruka: 2 roky

Napájení: 230V, 50Hz, 0,2A

II. Instalace:

Umístěte přístroj na čistý, rovný a stabilní povrch. Vypínač nastavte na vypnuto OFF. Zapojte síťovou šňůru. Ujistěte se, že pohyb platformy není ničím blokován.

III. Ovládání přístroje:

Umístěte zkumavky rovnoměrně kolem středu platformy. To je důležité, protože silně nevyvážená platforma by mohla způsobit převržení přístroje. Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF.

IV. Přídavná platforma:

Přídavnou platformou je možno pracovní plochu zdvojnásobit. Mezera mezi nimi je 7,5 cm. Kromě ploché podložky platformy je možno objednat i profilovanou (důlky).

V. Údržba:

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu kromě čištění. Vnitřní i vnější části očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.