

## BenchRocker2D See-Saw Rocker Uživatelská příručka pro model BR2000-E



BenchRocker BR2000 je přístroj, který naklání plochu nastavitelnou rychlostí, a je optimalizován pro práci s bloty (promývání, barvení a odbarvování). Může být používán v chladnicích až do teploty 4°C nebo inkubátorech do teploty 65°C.

### **I. Specifikace:**

- Kapacita:** 2 kg rovnoměrně rozložené
- Rychlost:** 2 – 30 kyvů/min.
- Úhel náklonu:** 0 až +/- 30 stupňů
- Motor:** Elektronicky řízený bezuhlíkový motor
- Platforma:** 356 x 300 mm
- Podložka:** plochá, autoklárovatelné
- Rozměry (Vnější):** š x h x v 35,6 x 30 x 16,5 cm
- Okolní teplota:** 4°C (lednice) až 65°C (inkubátor)
- Hmotnost:** 6 kg
- Záruka:** 2 roky
- Napájení:** 230V, 50Hz, 0,12A

### **II. Instalace:**

Umístěte přístroj na čistý, rovný a stabilní povrch. Vypínač nastavte na vypnuto OFF. Zapojte síťovou šňůru. Ujistěte se, že pohyb platformy není ničím blokován. Nastavte nejnižší rychlost (knoflíkem doleva).

### **III. Ovládání přístroje:**

Umístěte zkumavky rovnoměrně kolem středu platformy. To je důležité, protože silně nevyvážená platforma by mohla způsobit převržení přístroje. Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF. Nastavte požadovanou rychlost.

### **IV. Nastavení náklonu:**

Úhel náklonu se nastavuje na zadní straně přístroje. Povolte šroub a posuňte ochranný kryt tak, abyste získali přístup k 2,5mm imbusovému šroubu. Ten povolte dodávaným klíčem. Posunem černé nastavovací tyče zvětšíte nebo zmenšíte náклон. Pak utáhněte imbusový šroub. **Důležité!** Umístěte bezpečnostní kryt nad střed černé nastavovací tyče, pak rukou utáhněte šroub. Bezpečnostní kryt chrání prsty před zraněním rotujícím mechanismem.

## **V. Přídavná platforma:**

Přídavnou platformou je možno pracovní plochu zdvojnásobit. Mezera mezi nimi je 7,5 cm. Kromě ploché podložky platformy je možno objednat i profilovanou (důlky).

## **VI. Údržba:**

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelné servisní prohlídky kromě čistění. Vnitřní i vnější části očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

Website: [www.BenchmarkScientific.com](http://www.BenchmarkScientific.com) Email: [info@benchmarkscientific.com](mailto:info@benchmarkscientific.com)  
Tel: 908-769-5555 Fax: 908-222-1864