



Uživatelská příručka
BT30 (-E)
V1.0

Orbi-Blotter™
Low Speed Orbital Shaker



Orbi-Blotter firmy Benchmark je tichá orbitální třepačka střední kapacity se snadným ovládním, navržena pro promývání blotů, barvení gelů a pro pomalé promíchávání lahví a zkumavek. Dodává se s plochou pryžovou protiskluzovou podložkou. Jako příslušenství je možno objednat přídatnou platformu, příchytku lahví a držák zkumavek. Orbi-Blotter může pracovat v chladných prostorách od 4°C a v inkubátorech do 65°C.

I. Specifikace:

Rychlost: Nastavitelná od 3 do 75 ot/min

Orbit 19mm

Motor: Electronicky řízený bezuhlíkový motor s převodovkou

Platforma: 35.6 x 30.0 cm

Kapacita: 2.3kg vyvážené kolem středu

Rozměry: š x h x v: 35.6 x 30.0 x 16.5 cm

Hmotnost: 5kg

Podložka: plochá, protiskluzná, černá, autoklávovatelná

Napájení: 230VAC, 50Hz, 0.12 A (BT30-230)

Teplota okolí: 4°C až 65°C

Záruka: 2 roky

II. Instalace:

Umístěte třepačku na čistý, rovný a stabilní stůl. Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF. Zapojte síťovou šňůru. Zkontrolujte, že nic neblokuje kruhový pohyb platformy. **Nastavte knoflík volby rychlosti na nejnižší otáčky (úplně doleva).**

III. Obsluha přístroje:

Plňte platformu od prostředka tak, aby byla rovnoměrně zatížena kolem středu. To je důležité,

protože velké zatížení přečnávající části platformy může způsobit vibrace nebo posun přístroje. Zapněte přístroj (vypínač se rozsvítí). Knoflíkem nastavte požadovanou rychlost třepání.

IV. Příslušenství:

Pracovní plochu můžete zdvojnásobit pomocí přídatné platformy (BR2000-STACK. Ta je umístěna 7.5 cm nad původní platformou. Dodává se s plochou podložkou. Můžete objednat další ploché nebo důlkované podložky.

VI. Údržba:

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu kromě čištění. Čistěte jej vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou narušit kryt přístroje.

