

MyTemp™ Digital Mini Inkubátor Uživatelská příručka pro modely H2200-HC a H2200-H

MyTemp Mini Inkubátory jsou mikroprocesorem řízené přístroje, které udržují přesnou teplotu až 60°C.

I. Specifikace:

Kapacita: 20l

Rozsah teplot:

H2200-HC: Teplota okolí -15°C až 60°C. (Model s ohřevem i chlazením)

H2200-H Teplota okolí +1°C až 60°C (Pouze ohřev)

Přesnost teploty: +/-0.5°C (37°C) **Rovnoměrnost teploty:** +/-1°C (37°C)

Rozměry (Vnitřní): š x h x v 26 x 23.5 x 32.5 cm

Rozměry (Vnější): š x h x v 33.5 x 37x 47.5 cm

Hmotnost: 6.5 kg

Záruka: 2 roky

Napájení: 100-240VAC, 50/60Hz

II. Instalace:

Umístěte inkubátor na čistý, rovný a stabilní povrch. Zapojte síťovou šňůru a zapněte vypínač na čelním panelu přístroje.

III. Ovládání přístroje:

Požadovanou teplotu nastavujte tlačítky "Up" nebo "Down". Displej začne blikat a nyní použijte tlačítka "Up" a "Down" pro nastavení požadované teploty. Po nastavení požadované teploty přestane displej blikat a začne ohřev nebo chlazení komory.

POZOR: Vzorky nekládejte přímo před mřížku ventilátoru. Tím by se omezilo proudění v komoře a zhoršila účinnost ohřevu.

Inkubátor je vybaven vnitřním osvětlením. To zapnete a vypnete tlačítkem "Light".



V. Údržba:

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu kromě čištění. Vnitřní i vnější části očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla. Zajistěte čistotu větracích otvorů.