

Uživatelská příručka

H3770-H, H3770-S,
a H3770-HS

Benchmark
Scientific 
P.O. Box 709 Edison, NJ 08818 USA
Ph: 908-769-5555 EM: info@BenchmarkScientific.com




Instalace:

Postavte přístroj na rovnou plochu s prostorem min. 10 cm okolo. Pokud je k dispozici držák vnější sondy, umístěte jej do otvoru v zadní části a zajistěte šroubem. Zasuňte síťovou šňůru do přístroje a do zásuvky.



Napětí sítě musí odpovídat údajům na štítku umístěném na zadní straně přístroje!

Řídicí panel – Vyhřívaná plotna/Míchačka:

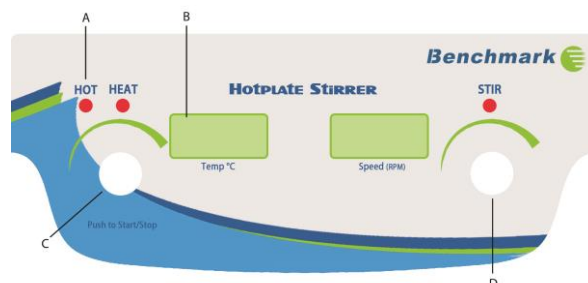

- A) Upozornění horké plotny
- B) Digitální displej
- C) Nastavení teploty - Start/Stop
- D) Nastavení rychlosti - Start/Stop

Provoz (kombinace Vyhřívaná plotna/Míchačka):

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha ("I").
- Nastavte rychlost míchání otáčením knoflíku ("D"). Nastavená rychlost je zobrazena na displeji. **Pro provoz bez míchání nastavte knoflíkem „Stop“.**
- Nastavte teplotu otáčením knoflíku ("C"). Nastavená teplota je zobrazena na displeji.

- Když je nastavená teplota zobrazena na displeji stiskněte knoflík („C“) k zapnutí vyhřívání. Teplota stoupá k nastavené hodnotě. Při teplotě plotny nad 50°C bliká indikátor „HOT“.



Pozor: HOT = Horký povrch! Nedotýkejte se plochy plotny.

Provoz (pouze vyhřívaná plotna):

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha ("I").
- Nastavte teplotu otáčením knoflíku nalevo ("C"). Nastavená teplota je zobrazena na displeji.
- Když je nastavená teplota zobrazena na displeji stiskněte knoflík („C“) k zapnutí vyhřívání. Teplota stoupá k nastavené hodnotě. Při teplotě plotny nad 50°C bliká indikátor „HOT“.



Pozor: HOT = Horký povrch! Nedotýkejte se plochy plotny.

Provoz (pouze míchačka):

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha ("I").
- Nastavte rychlost míchání otáčením knoflíku napravo ("D").
- Rychlost stoupá až k nastavené hodnotě.
- Stiskněte knoflík pro zastavení míchání.

Údržba:

- Udržujte přístroj a plochu čistou. Při čištění odpojte přístroj od sítě. Otírejte přístroj pokud je studený. Neponořujte přístroj do vody ani na něj nestříkejte.
- Na přístroj je poskytována záruka 2 roky. V případě poruchy odpojte přístroj od sítě a kontaktujte servisní středisko.

Úvod:

Tato příručka se vztahuje na magnetické míchačky řady H3770 Benchmark Scientific. **Z důvodu bezpečnosti přečtěte před použitím tuto příručku.**

Specifikace

Rychlost:	150-1500 ot/min.
Teplota:	Okolí +5°C – 400°C*
Rozměry plotny:	17,8 x 17,8 cm
Elektrické připojení:	230V/50Hz
Příkon:	Max: 500W
Záruka:	2 roky

*Nastavení rychlosti a teploty není k dispozici u všech modelů.

Odstraňování závad:

	Zkontrolujte	Odstranění
Nevyhřívá nebo nemíchá	Zkontrolujte šňůru	Zasuňte nůru do zásuvky
	Zkontrolujte pojistku	Vyměňte pojistku

Příslušenství:

H3770-ROD	Optional support rod
H3770-TP	Optional temperature probe
H3770-CS	Clamp assembly with support rod and clamps for securing thermometers/probes
H3770-CSTF	Clamp Set, chemically resistant/inert Teflon, includes rod and clamp

Provoz s vnějším čidlem:

Pro provoz s externí čidlem vypněte přístroj a zapojte konektor do zdířky na zadní straně přístroje. Zapněte přístroj. Na displeji je nyní zobrazena teplota z vnějšího čidla. Umístěte nádobu na plotnu a čidlo upevněte na tyč pomocí svorek tak, aby bylo čidlo ponořeno do obsahu nádoby. NIKDY nezapínejte ohřev, pokud není na plotně nádoba a čidlo ponořeno.