

Uživatelská příručka BV101 Vortex Vornado

Tichý a výkonný vortex je navržen pro třepání mikrozkušavek všech velikostí.



I. Specifikace

Otáčky: 2800 rpm

Módy: TOUCH (na dotek)

Hlava: Gumová, pro jednu zkumavku

Rozměry: 96 x 97 x 64 mm

Teplotní rozsah okolí: 4°C až 65°C

Napájení: 230V ac, 50Hz, 0,6A

II. Nastavení

Umístěte vortex na čistou, rovnou a stabilní plochu. Přitlačte vortex, aby se nohy přisály k podkladu. Zasuňte zástrčku do sítě.

III. Provoz

Třepání zkumavky se zapne jejím přitlačením kolmo do gumové hlavy.

IV. Údržba

Není požadována žádná údržba. Pouze udržujte vortex v čistotě otřením vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.