

## Uživatelská příručka C1005 V1.0

# myFUGE™ 5



**Benchmark**  
Scientific

### Úvod:

Děkujeme za zakoupení mikrocentrifugy MyFuge™ 5. Prosim přečtete si příručku před provozem přístroje.

### Instalace:

Umístěte MyFuge 5 na rovnou plochu v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního světla.

### Provoz:

- Zapojte přístroj do zásuvky a zapněte vypínačem do polohy I.
- Otevřete víko a vložte vzorky do rotoru. Vždy vložte vzorky tak, aby byl rotor vyvážený.
- 



**Upozornění: VŽDY zajistěte, aby byly zkumavky vyvážené se stejným množstvím tekutiny. NEPOUŽÍVEJTE INFEKČNÍ MATERIÁL**

- Zavřete víko, rotor rychle akceleruje do maximálních otáček 5500 rpm.
- Pokud chcete centrifugu zastavit, stiskněte tlačítko otevírání víka, rotor se zastaví a je možno vyjmout vzorky.
- 





**Upozornění: NIKDY nevyjímejte vzorky, dokud se rotor kompletně nezastaví.**

### Vkládání do rotoru:

Pro zajištění bezpečného provozu a dlouhé životnosti, vkládejte vzorky do rotoru symetricky se stejnou vahou obsahu. Viz níže:

### Příklady správného vyvážení rotoru:

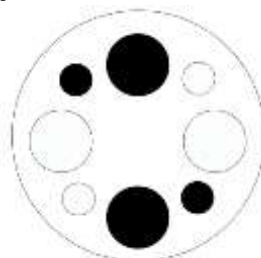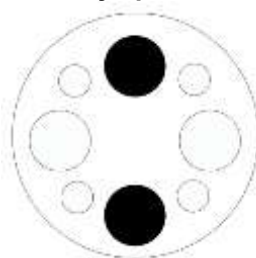

Represents an empty position



Represents a loaded position



**Upozornění: Pokud vkládáte zkumavky 12 x 75mm, vždy použijte přiložený adapter.**

### Specifikace:

Rychlost: 5500 rpm / 2000xg  
Kapacita: 4 x 1.5/2.0ml & 5 x 5ml  
Rozměry: 5.75(W) x 8(D) x 4.5(H) in.  
14.6(W) x 20.3(D) x 11.4(H) cm  
El. síť: 120V to 230V, 50-60 Hz  
Max. radius: 6.0cm

### Čištění a údržba:

Čistěte centrifugu, rotor látkou navlhčenou v 70% isopropyl alkoholu.



*K dispozici .....Benchmark 5ml centrifugační zkumavky. Informace pro objednání:*

C1005-T	Natural, 200/pk.
C1005-TB5	Blue, 200/pk.
C1005-TG5	Green, 200/pk.
C1005-TR5	Red, 200/pk.
C1005-TY5	Yellow, 200/pk.
C1005-T5-BLK	Opaque black, 200/pk.
C1005-T5-ST	Natural, sterile, 10 bags of 20 each