


## BeadBug™ Mini Homogenizer Model D1030(E) Uživatelská příručka

BeadBug™ je mini homogenizátor pro vzorky ve 2,0 ml zkumavkách se šroubovacím uzávěrem. Unikátní držák vzorků umožňuje současné uchycení tří zkumavek pro jeden cyklus.


**UPOZORNĚNÍ:** BeadBug je určen pro použití 2,0 ml zkumavek se šroubovacím uzávěrem (Benchmark item: D1001 nebo ekvivalent).

Pro zabránění zranění vždy dodržujte instrukce pro vkládání zkumavek na obrázcích.

**Always** use 2ml screw cap tubes as shown below:

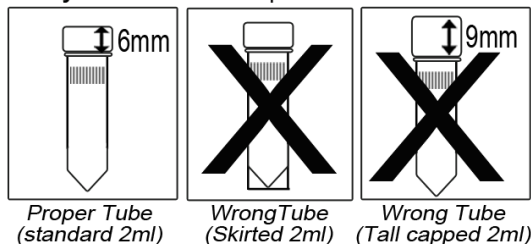

**Always** load tubes in a balanced configuration:

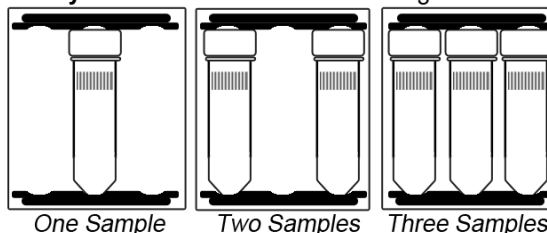

### I. Specifikace:

**Rychlost:** Nastavitelná 2800 až 4000 rpm  
**Časovač:** 3 sek. Až 3 min.  
**Max. kapacita:** 3 x 2,0ml  
**Rozměry (šxhvxv):** 175x210x135mm, Hmotnost: 2,2kg, 5lb  
**Elektrické připojení:** 115VAC, 60Hz,  
230VAC, 50Hz, (Model D1030-E) CE shoda  
**Provozní teplota:** 4° C až 65° C;  
**Záruka:** 2 roky

### II. Nastavení:

Umístěte přístroj na čistou, rovnou a stabilní plochu. Ujistěte se, síťový spínač je v poloze OFF a zapojte síťovou šňůru do zásuvky. Otevřete kryt a vložte 2,0ml zkumavky do držáku špičatým dnem napřed a zatlačením. **UPOZORNĚNÍ:** Vždy respektujte instrukce pro správné vkládání a vyvážení vzorků.

### III. Provoz:

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte požadovanou rychlost a čas. Zkontrolujte správné upevnění zkumavek a zavřete kryt. Stiskněte tlačítko "Start/Stop" pro zahájení běhu. Po ukončení běhu otevřete kryt a vydejte vzorky.

### IV. Údržba:

Udržujte přístroj v čistotě. Žádná další údržba není potřeba.